Инструкции за актуализация на софтуер за DR

 Изберете link за Software Download за Вашия инструмент. <u>Пример</u>: Ако имате Спектрофотометър DR2800, изберете <u>'DR2800 Software Download'</u>

Забележка: Изтеглянето може да продължи до 1 минута.

- 2) Изберете **Отвори**, когато се изпише следното: 'Искате ли да **отворите** или съхраните този файл?
- 3) Изберете всички файлове завършващи с .gz

Забележка: Броят на .gz файлове е различен при различните инструменти.

File Edit View Favorites Tools Help								
🗿 Back 🕘 🗧 🗧	🔊 🔎 Search 👔	> Folders	3	×v	•			
Address 👔							~ 🔁	
Name 🔺	Тур	Gepackt	Kenn	Größe	Ve	Datum		
dohlc.tar.gz	GZ-Datei	166 KB	Nein	166 KB	1%	04.11.2011 17:26		
🖬 dr 2800.gz	GZ-Datei	1.361 KB	Nein	1.363	1%	03.04.2012 12:57		
drv.tar.gz	GZ-Datei	48 KB	Nein	48 KB	0%	10.04.2008 09:35		
ling.tar.gz	GZ-Datei	198 KB	Nein	198 KB	1%	12.09.2008 09:49		
README_DR.2800	Textdokument	1 KB	Nein	2 KB	53%	17.04.2012 16:35		
README_DR2800	Textdokument	1 KB	Nein	2 KB	60%	17.04.2012 16:35		

- 4) Копирайте всички файлове, завършващи на .gz на USB флашка. Забележка: Моля, не разархивирайте отделните .gz файлове.
- 5) Изберете **(Проверка на системата'** от основното меню на Вашия инструмент. След това изберете **(Актуализиране на инструмента'.**
- 6) Сложете USB флашката в USB порта на Вашия инструмент.
- Натиснете OK. Софтуерът ще се актуализира.
 Забележка: Моля, изчакайте докато актуализирането завърши. Това може да отнеме до 10 минути.
- Когато софтуера на инструмента е актуализиран, се появява съобщение да рестартирате инструмента. Изключете инструмента. Изчакайте минимум три секунди и го включете отново.

Сега Вашият Спектрофотометър е актуализиран.